

## ZBSX-92A 型震击式标准振筛机操作规程

- 1、在按放筛子时，应按照筛孔大小顺序迭放，同时另加一个筛子底盘。
- 2、将需筛分化验的物料倒入最上层的筛子内，盖好筛盖然后按放在振摆仪承筛座内。
- 3、反时转夹筛盘上的胶木手柄，将整个夹筛盘向下滑在套筛上，然后，再顺时针旋转夹筛盘上胶木柄，其内的顶杆轴夹紧承座，把整套分样筛固紧。
- 4、把振摆仪上的定时器旋钮拨到筛析所需时间，打开电源开关，振摆就会开始筛转式的工作
- 5、待定时器到达先定时间的定位，振摆仪自动停止工作。
- 6、反时针旋转夹筛盘上的胶木手柄将夹筛盘松开并向上提，固定在滑套上，取下分样筛。依次将需析后残留在各号筛子内的物粒用天平称重精确到检析比例。
- 7、初次工作时无上下震动，因电机倒转，请将电源线头调换一下。
- 8、工作结束关闭电源。